

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman	: 1/2

DESIKATOR

Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Desikator
Ruang Lingkup	Laboratorium Bakteriologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.
Alat dan Bahan	1. DESIKATOR
Fungsi	1. Menghilangkan kelembaban 2. Menyimpan zat-zat yang mudah teroksidasi 3. Menyimpan barang-barang yang mudah rusak
Instruksi Kerja	1. Siapkan desikator dan bahan pengering. Desikator harus bersih dan kering. Bahan pengering harus dalam kondisi baik dan tidak ada yang sudah jenuh. 2. Isi desikator dengan bahan pengering. Bahan pengering biasanya ditempatkan di dalam wadah kecil di bagian bawah tabung desikator. Jumlah bahan pengering yang digunakan tergantung pada ukuran desikator dan zat yang akan dikeringkan. 3. Letakkan zat yang akan dikeringkan di dalam desikator. Zat yang akan dikeringkan ditempatkan di atas bahan pengering. 4. Tutup desikator dengan hati-hati. Pastikan tutup desikator terpasang dengan rapat agar udara luar tidak dapat masuk. 5. Diamkan zat yang akan dikeringkan selama beberapa waktu. Lama waktu pengeringan tergantung pada jenis zat yang akan dikeringkan. 6. Setelah zat kering, keluarkan zat dari desikator. Zat yang sudah kering dapat segera digunakan atau disimpan di tempat yang kering dan sejuk.
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.
Rekaman Mutu	-
Referensi	Buku manual penggunaan alat

VERIFIKASI

Ka. Unit Laboratorium Terpadu
Poltekkes Kesehatan Kemenkes Surabaya


 Syaifudin ST.MT
 NIP. 197408012001121003