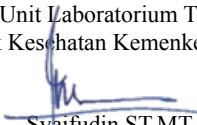


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
OVEN			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Oven		
Ruang Lingkup	Laboratorium Bakteriologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. OVEN		
Fungsi	Sebagai alat pemanasan dan mengeringkan alat-alat laboratorium atau obyek-obyek yang lain		
Instruksi Kerja	1. Pastikan alat terhubung dengan dengan supply PLN. 2. Angkat panel NCB. 3. Nyalakan dengan menekan tombol “ON” (saklar menyala hijau) 4. Atur suhu dengan memutar knop yang terletak di kanan bawah sesuai suhu yang diinginkan 5. Tekan tombol “MODE” lagi untuk mendapatkan fungsi timer atau bisa dinonaktifkan dengan mengisi angka nol (0) 6. Untuk mematikan, tekan tombol “ON” (saklar hijau mati) 7. Turunkan panel NCB.		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			