

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|                                                                                                                            | <b>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</b><br><br><b>INSTRUKSI KERJA</b><br><b>UNIT LABORATORIUM TERPADU</b><br><b>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kode    | : PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tanggal | : 7 Januari 2026           |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Revisi  | : 01                       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Halaman | : 1/2                      |
| <b>INKUBATOR CAPP</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                            |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                                               | Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Inkubator CAPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                            |
| <b>Ruang Lingkup</b>                                                                                                                                                                                        | Laboratorium Bakteriologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                            |
| <b>Petugas</b>                                                                                                                                                                                              | 1. Ka Unit Laboratorium Terpadu.<br>2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis.<br>3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP<br>4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |
| <b>Alat dan Bahan</b>                                                                                                                                                                                       | 1. INKUBATOR CAPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |
| <b>Fungsi</b>                                                                                                                                                                                               | Sebagai alat pemanasan dan mengeringkan alat-alat laboratorium atau obyek-obyek yang lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                            |
| <b>Instruksi Kerja</b>                                                                                                                                                                                      | 1. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan jas laboratorium<br>2. Kabel power dihubungkan ke stop kontak<br>3. Alat dinyalakan dengan menekan tombol power<br>4. Suhu di dalam incubator disesuaikan dengan menekan tombol set<br>5. Letakkan sampel atau media biakan ke dalam inkubator setelah tercapai suhu yang diinginkan<br>6. Tutup pintu incubator dengan benar<br>7. Tekan tombol set waktu untuk mengatur waktu.<br>8. Matikan alat dan keluarkan sampel atau media biakan dari inkubator. |         |                            |
| <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                            |
| <b>Rekaman Mutu</b>                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |
| <b>Referensi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Buku manual penggunaan alat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |
| <b>VERIFIKASI</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                            |
| Ka. Unit Laboratorium Terpadu<br>Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya<br><br>Syaifudin ST.MT<br>NIP. 197408012001121003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                            |