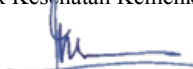


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
ENCASE SMART FASTER			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Encase Smart Faster		
Ruang Lingkup	Laboratorium Bakteriologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. ENCASE SMART FASTER		
Fungsi	Untuk preparasi bahan-bahan mikrobiologi agar tidak terkontaminasi dengan udara luar		
Instruksi Kerja	Untuk Menghidupkan : 1. Pastikan alat terhubung dengan supply PLN 2. Hidupkan stabiliator/stavolt 3. Hidupkan lampu UV bersamaan dengan FAN/Kipas 4. Biarkan 30 menit 5. Setelah 30 menit matikan lampu UV 6. Hidupkan lampu TL 7. Alat siap digunakan Untuk Mematikan : 1. Matikan lampu TL bersamaan dengan FAN/Kipas 2. Matikanstabiliator/stavolt 3. Cabut kabel supply PLN		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			