

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
OVEN MEMMERT			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Oven Memmert		
Ruang Lingkup	Laboratorium Biokimia - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. OVEN MEMMERT		
Fungsi	Sebagai alat pemanasan dan mengeringkan alat-alat laboratorium atau objek - objek yang lain		
Instruksi Kerja	1. Pastikan alat terhubung dengan dengan supply PLN. 2. Angkat panel NCB. 3. Nyalakan dengan menekan tombol “ON” (saklar menyala hijau) 4. Atur suhu dengan memutar knob yang terletak dikanan bawah sesuai suhu yang diinginkan 5. Tekan tombol “MODE” lagi untuk mendapatkan fungsi timer atau bias di non-aktifkan dengan mengisi angka nol (0) 6. Untuk mematikan, tekan tombol “ON” (saklar hijau mati) 7. Turunkan panel NCB. 8. Cabut supply PLN		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			