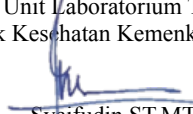


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman	: 1/2
PENGUNAAN ROTATOR CYAN CL 002			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Rotator Cyan CL 002		
Ruang Lingkup	Laboratorium Biologi Molekuler - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. ROTATOR CYAN CL 002		
Fungsi	Sebagai alat pengocok atau pencampur yang digunakan untuk memastikan homogenitas (pencampuran yang merata) pada sampel cairan, reagen, atau suspensi		
Instruksi Kerja	1. Tempatkan rotator pada permukaan yang stabil dan pastikan dalam keadaan bersih dan kering 2. Sambungkan daya pada Supply PLN dan Nyalakan perangkat 3. Letakkan sampel diatas Plat anti selip. 4. Atur kecepatan dengan memutar knop pengaturan kecepatan sesuai yang dibutuhkan 5. Atur waktu menggunakan tombol pengaturan waktu pada panel. 6. Tekan tombol memulai putaran. Alat ini akan berhenti secara otomatis sesuai waktu yang telah ditentukan 7. Setelah selesai matikan alat dan bersihkan alat. Serta pastikan permukaan plat kering tidak ada tumpahan cairan atau reagen		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			