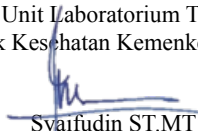


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman
PENGUNAAN DRYBATH I-LAB WARE			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Drybath I-Lab Ware		
Ruang Lingkup	Laboratorium Biologi Molekuler - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. DRYBATH I-LAB WARE		
Fungsi	Digunakan sebagai alat pemanas laboratorium yang memberikan kontrol suhu kering yang sangat presisi untuk berbagai jenis tabung dan plat. Alat ini dirancang untuk menjaga suhu konstan demi mendukung prosedur analisis biologi molekuler.		
Instruksi Kerja	1. Letakkan alat pada permukaan yang datar, kering, dan kokoh. 2. Letakkan blok pemanas aluminium (yang sesuai dengan ukuran tabung reaksi atau microtube) di dalam wadah pemanas dry bath. Pastikan posisinya pas agar panas dapat menghantar dengan sempurna. 3. Sambungkan daya pada Supply PLN dan Nyalakan perangkat 4. Gunakan panel digital atau knop pengatur untuk mengatur suhu sesuai kebutuhan. Tunggu beberapa saat sampai indikator menunjukkan bahwa suhu target telah tercapai. 5. Masukkan sampel pada blok pemanas 6. Biarkan sampel dipanaskan selama waktu yang ditentukan oleh prosedur kerja atau protokol percobaan Anda. 7. Setelah waktu selesai, gunakan penjepit tabung atau pelindung tangan (seperti sarung tangan tahan panas) saat mengambil tabung dari blok logam, karena suhunya sangat tinggi. 8. Jika sudah selesai digunakan, kembalikan pengaturan suhu ke nol, tekan tombol Power ke posisi OFF, dan cabut steker dari stopkontak. Biarkan alat dingin sebelum dibersihkan		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			