

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
PENGUNAAN MICROWAVE			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Mikrowave		
Ruang Lingkup	Laboratorium Biologi Molekuler - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. MICROWAVE		
Fungsi	Untuk mengkondisikan bahan yang akan dianalisa pada suhu tertentu.		
Instruksi Kerja	1. Menghubungkan alat dengan supply listrik 2. Mengatur kapasitas tegangan listrik yang diinginkan 3. Memasukkan bahan yang akan dipanaskan dengan menekan tombol open di sebelah kanan bawah 4. Memastikan bahan yang dimasukkan berada di dalam glasswere yang tahan panas 5. Memastikan bahan yang dimasukkan berada di dalam glasswere tidak bersifat flammable Pengambilan Sampel 6. Memutar knop pengaturan waktu sesuai yang diharapkan (otomatis alat menyala/working ketika knop diputar) 7. Alat mati secara otomatis yang ditandai suara bel		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Poltekrik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			