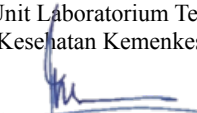


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
PENGUNAAN REFRIGERATOR SENTRIFUGE			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Refrigerator Sentrifuge		
Ruang Lingkup	Laboratorium Biologi Molekuler - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. REFRIGERATOR SENTRIFUGE		
Fungsi	Untuk sentrifugasi pada kondisi suhu dingin dengan maksimal kecepatan rotasi 12.000rpm		
Instruksi Kerja	1. Menghubungkan alat dengan supply listrik PLN. 2. Menyalakan alat refrigerator sentrifuge dengan menekan tombol "ON/OFF" yang ada di bagian samping alat. 3. Menekan tombol seting pada layar. 4. Menekan tombol pembuka cover dan buka cover alat. 5. Membuka penutup bagian dalam tempat sampel, kemudian memasukkan sampel kedalam hole dengan posisi sejajar, kemudian tutup bagian dalam dan cover alat 6. Seting kecepatan (rpm) dan durasi lama sentrifugasi (detik) 7. Menekan start, alat bekerja. 8. Setelah selesai ada perintah untuk membuka dilayar monitor. 9. Menekan tombol pembuka cover dan buka cover serta penutup bagian dalam, ambil sampel. Setelah selesai, tutup kembali, kemudian tekan tombol "ON/OFF" untuk mematikan alat.		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			