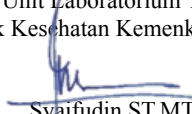


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Revisi	: 01
Halaman		: 1/2	
PENGUNAAN SENTRIFUGE NUFE NF 200			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Sentrifuge Nufe NF 200		
Ruang Lingkup	Laboratorium Hematologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1.SENTRIFUGE NUFE NF 200		
Fungsi	Untuk memisahkan bahan yang tersuspensi dari medianya		
Instruksi Kerja	1. Pastikan alat terhubung dengan dengan supply PLN. 2. Buka cover masukkan tabung sentrifuge dengan volume yang sama serta posisi yang simetris 3. Nyalakan dengan menekan tombol “ON/OFF”. 4. Atur Kecepatan yang diinginkan. 5. Atur Waktu/timer yang diinginkan. 6. Tekan tombol “start”. 7. Setelah selesai, alat mati secara otomatis. 8. Buka cover, ambil tabung sentrifuge.		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			