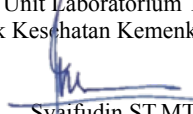


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman	: 1/2

PENGUNAAN ROLLER TUBE	
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Roller Tube Incubator Capp
Ruang Lingkup	Laboratorium Hematologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.
Alat dan Bahan	1. ROLLER TUBE
Fungsi	Untuk menghomogenkan sampel darah dengan Antikoagulan EDTA, sebelum berlanjut pada tahap analisa hematologi
Instruksi Kerja	1. Pastikan alat terhubung dengan supply PLN 2. Nyalakan alat dengan menekan tombol ON 3. Mengatur kecepatan rotasi per menit (RPM) dan durasi waktu (menit) 4. Meletakkan sampel darah diatas roler. 5. Menekan tombol start 6. Alat bekerja mati secara otomatis
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.
Rekaman Mutu	-
Referensi	Buku manual penggunaan alat

VERIFIKASI	
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya	
 Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003	