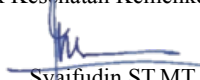


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Revisi	: 01
Halaman		: 1/2	
SHEKER/ROTATOR CL 002			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Sheker/Rtator CL 002		
Ruang Lingkup	Laboratorium Imunosero - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. SHEKER/ROTATOR CL 002		
Fungsi	Untuk memisahkan bahan yang tersuspensi dari medianya		
Instruksi Kerja	1. Pastikan alat terhubung dengan supply PLN 2. Buka cover masukkan tabung sentrifuge dengan volume yang sama serta posisi yang simetris 3. Nyalakan dengan menekan tombol “ON/OFF”. 4. Atur Kecepatan yang diinginkan. 5. Atur Waktu/timer yang diinginkan. 6. Tekan tombol “start”. 7. Setelah selesai, tekan tombol "ON/OFF" untuk mematikan alat		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			