

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman
TISSUE PROSESING SAKURA			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Tissue Prosesing Sakura		
Ruang Lingkup	Laboratorium Sitohistologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. TISSUE PROSESING SAKURA		
Fungsi	Tempat mereaksikan bahan kimia yang mudah menguap		
Instruksi Kerja	A. Preparasi 1. Menekan tombol LOG ON 2. Masukkan password (100000), lalu tekan enter 3. Memilih program 4. Mengkonfirmasi volume reagen dan paraffin, lalu tekan (confirm) 5. Mengkonfirmasi untuk pengecekan koneksi botol. Pengecekan akan berlangsung selama 7 menit. 6. Mengkonfirmasi jumlah casete jaringan dan tekan enter 7. Menekan start dan proses tissue prosesing akan berlangsung secara otomatis, B. Prossesing 1. Memilih delayed start atau immediate start. 2. Jika anda ingin merubah program atau jadwal, tekan tombol [Temporary program Edit]. 3. Memilih kolom yang ingin anda ganti atau edit, lalu [SAVE]. 4. Menekan tombol [Confirm]. 5. Masukkan basket spesimen, lalu tekan [START] . 6. Menekan [STOP] dan processing ditunda ketika penambahan kaset. *Saat penundaan (suspension), alarm akan berbunyi setiap 30 detik hingga processing dilanjutkan (resumed). 7. Memastikan processing dilanjutkan dengan menekan tombol [Resume]. C. Cleaning 1. Memasukkan password [1000000], lalu tekan Enter. 2. Menekan tombol [Drain]. 3. Setelah drain paraffin, lalu keluarkan basket. 4. Setelah konfirmasi pengeluaran baskets, tekan tombol [Start]. 5. Pembersihan berlangsung selama 70 menit. Siklus pembersihan termasuk pemanasan retort (warming up). D. Penggantian Reagen 1. Membuang reagen pada botol # 1 dan # 8, dan pindahkan botol #2 ke posisi #1 2. Masukkan reagen baru ke dalam botol yang bersih, dan letakkan botol ke posisi #7 (Alcohol) dan #10 (Xylene). 3. Melakukan proses yang sama pada stasiun paraffin : a. Memilih [Solution Management] b. Menekan tombol [Automatic Transfer]		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			