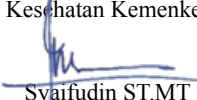


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
RUANG ASAM			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Ruang Asam		
Ruang Lingkup	Laboratorium Sitohistologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. RUANG ASAM		
Fungsi	Memproses jaringan biologis secara otomatis		
Instruksi Kerja	1. Menekan tombol “ON/OFF” ke arah ON sehingga blower hidup dengan menghidupkan lampu penerang. 2. Memperhatikan waktu melakukan pengenceran reagen pekat. 3. Menghindari memasukkan pipet langsung ke dalam botol reagen pekat cair, untuk mengambil reagen tersebut. (pindahkan terlebih dahulu ke beaker glass yang bersih dan kering secukupnya) 4. Menghindari meninggalkan alat-alat gelas, sisa sampel, makanan dan minuman di dalam ruang asam 5. Memberikan etiket reagen dengan benar. 6. Memperhatikan jika menggunakan heater/pemanas. 7. Membersihkan area sekitar. Untuk mematikan : 1. Mematikan lampu penerangan dengan menekan tombol “ON/OFF” ke arah OFF.		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Poltekkes Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			