

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
WATERBATH TEKNOLOGI HISTOLOGI			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Waterbath Teknologi Hisologi		
Ruang Lingkup	Laboratorium Sitohistologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. WATERBATH TEKNOLOGI HISTOLOGI		
Fungsi	Untuk merenggangkan dan meminimalkan kerutan pada irisan jaringan parafin diatas kaca objek		
Instruksi Kerja	1. Isi wadah dengan Aquadest hingga batas aman, untuk menghindari meluapnya air saat dimasukkan objek. 2. Atur suhu, sesuaikan menggunakan panel digital (standart 45 C - 50 C) hingga indikator pemanas stabil 3. Flotasi jaringan : Pita jaringan dari permukaan mikrotom ditempatkan dipermukaan air agar mengembang sempurna 4. Jaringan yang telah mengembang diangkat menggunakan Object Glass bersih		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			