

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
	INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman	: 1/2
DISCETING MIKROSKOPE			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Disceting Mikroskop		
Ruang Lingkup	Laboratorium Parasitologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. DISCETING MIKROSKOPE		
Fungsi	Melihat dan mengamati benda-benda yang berukuran sangat kecil (mikroskopis) yang tidak bias dilihat dengan kasat mata.		
Instruksi Kerja	1. Pastikan alat terhubung dengan supply PLN 2. Putar tombol “ON/OFF” kearah ON, searah jarum jam. 3. Untuk pembesaran 10x, lensa obyektif cukup jauh dari obyek glass, diafragma dibuka penuh. 4. Setelah menggunakan, bersihkan ujung lensa obyektif dengan tissue lens. 5. Matikan dengan memutar tombol “ON/OFF” berlawanan dengan jarum jam sampai lampu mati. 6. Kembalikan ketempat semula. 7. Tutup dengan cover.		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			