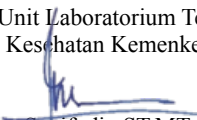


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
INKUBATOR MEMMERT			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Inkubator Memmert		
Ruang Lingkup	Laboratorium Parasitologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. INKUBATOR MEMMERT		
Fungsi	1. Menyediakan lingkungan dengan suhu, kelembaban, kondisi pendukung lainnya terkendali 2. Mempertahankan suhu yang optimal, kelembaban, dan kondisi lainnya untuk pertumbuhan mikroorganisme 3. Meninkubasi sampel dengan lingkungan steril 4. Menumbuhkan dan mengembangkan sel dan jaringan		
Instruksi Kerja	1. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan jas laboratorium 2. Kabel power dihubungkan ke stop kontak 3. Alat dinyalakan dengan menekan tombol power 4. Suhu di dalam incubator disesuaikan dengan menekan tombol set 5. Letakkan sampel atau media biakan ke dalam inkubator setelah tercapai suhu yang diinginkan 6. Tutup pintu incubator dengan benar 7. Tekan tombol set waktu untuk mengatur waktu. 8. Matikan alat dan keluarkan sampel atau media biakan dari inkubator. Bersihkan inkubator dengan cairan disinfektan dan lap kering.		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			