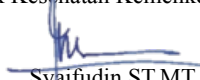


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
SENTRIFUGE EBA - 10			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Sentrifuge EBA - 10		
Ruang Lingkup	Laboratorium Parasitologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. SENTRIFUGE EBA - 10		
Fungsi	Sebagai alat pemanasan dan mengeringkan alat-alat laboratorium atau objek objek yang lain		
Instruksi Kerja	1. Pastikan alat terhubung dengan supply PLN 2. Buka cover masukkan tabung sentrifuge dengan volume yang sama serta posisi yang simetris 3. Nyalakan dengan menekan tombol “ON/OFF”. 4. Atur Kecepatan yang diinginkan. 5. Atur Waktu/timer yang diinginkan. 6. Tekan tombol “start”. 7. Setelah selesai, alat mati secara otomatis. 8. Buka cover, ambil tabung sentrifuge.		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			