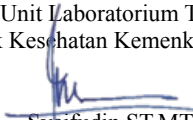


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman

SPEKTROFOTOMETER UV-VIS (GENESYS 150)	
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Spektrofotometer UV-Vis (Genesys 150)
Ruang Lingkup	Laboratorium Toksikologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.
Alat dan Bahan	1. SPEKTROFOTOMETER UV-VIS (GENESYS 150)
Fungsi	Mengukur absorbansi pada analisa sampel di laboratorium Toksikologi Klinik
Instruksi Kerja	1. Menyalakan Stavolt 2. Menyalakan UPS 3. Menyalakan alat spektrofotometer UV-VIS 4. Menunggu sampai alat siap digunakan 5. Memasukkan cuvet sesuai hoel chamber, 1=Blangko, 2=Std, 3=Sampel, dst. 6. Memilih menu sesuai kebutuhan 7. Mengatur pemilihan cuvet chamber 8. Memilih icon blangko 9. Memilih icon sample start 10. Menunggu alat membaca secara otomatis
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.
Rekaman Mutu	-
Referensi	Buku manual penggunaan alat

VERIFIKASI
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
 Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003